

Como utilizar el kit

1



Elegir la muestra

2



Cortar la muestra en pedacitos y ponerlos en la botella

3



Agitar fuertemente durante 20 segundos. (más tiempo en muestras resistentes)

4



Verter el líquido en la pipeta

5



Añadir dos gotas en la tira del test

6



Leer el resultado después de 3-5 minutos. Una línea el resultado es negativo, dos líneas nos muestra el resultado positivo

Catálogo 2010

Patógeno	Nombre común	Acrónimo	Tamaño del paquete
Beet necrotic yellow vein virus	virus de la rizomanía	BNYVV	4 por paquete
Beet yellows virus	virus del amarilleo de la remolacha	BYV	4 por paquete
Botrytis spp.	botritis	Bot	4 por paquete
Cucumber mosaic virus	virus del Mosaico del pepino	CMV	4 por paquete
Erwinia amylovora	fuego bacteriano	Eam	4 por paquete
Impatiens necrotic spot virus	virus de la mancha necrótica impatiens	INSV	4 por paquete
Orchid virus screen: Odontoglossum ringspot virus and Cymbidium mosaic virus.	Virus de las orquídeas	OR	Individual
Pepino mosaic virus	virus del mosaico del pepino dulce	PepMV	4 por paquete
Plum pox virus	sharka	PPV	4 por paquete
Potato virus A	virus de la patata	PVA	4 por paquete
Potato virus S	virus de la patata	PVS	4 por paquete
Potato virus V	virus de la patata	PVV	4 por paquete
Potato virus X	virus de la patata	PVX	4 por paquete
Potato virus Y	virus de la patata	PVY	4 por paquete
Potato virus YN	virus de la patata	PVYN	4 por paquete
Potato multi-virus 3 (PVY)		PV-M3	Individual
Potato multi-virus 5		PV-M5	Individual
Phytophthora spp.	fitóftora	Phyto	Individual y de 50 unidades
Pythium spp.	fitium	Pyth	Individual
Ralstonia solanacearum	marchitez bacteriana de la patata	Rsol	4 y de 50 unidades
Rhizoctonia spp.	podredumbre parda o lateral	Rhizo	Individual
Tomato mosaic virus	virus del mosaico del tomate	ToMV	4 por paquete
Tomato Spotted kilt virus	marchitamiento punteado del tomate o virus del bronceado del tomate	TSWV	4 por paquete
Tomato yellow leaf curl virus	virus de la hoja cuchara del tomate	TYLCV	Individual
Xanthomonas hortorum pv pelargonii	marchitamiento bacteriano del geranio	Xcp	4 y de 50 unidades

Próximamente estará disponible el kit para Mancha bacteriana del melocotonero - Xanthomonas arboricola pv pruni.